

LabXpert

Die praktische Lösung für Labor,
Rezeptur und Defektur.



Anleitung zur Installation und Nutzung des LabXpert Alibi Viewers

Handbuch zu LabXpert (bis Version 2.5.1).
Freigegeben durch die pharma4u GmbH.

Letzte Überarbeitung: November 2025

Lesen Sie die nachfolgenden Informationen aufmerksam, um die Funktion optimal nutzen zu können.

Das Unternehmen behält sich das Recht vor, die Informationen der Gebrauchsanweisung ohne vorherige Ankündigung abzuändern.

Die Inhalte sind urheberrechtlich geschützt. Verbreitung, Vervielfältigung und öffentliche Zugänglichmachung nur mit Genehmigung der pharma4u GmbH.

pharma4u GmbH
Apothekerhaus
Carl-Mannich-Straße 26
65760 Eschborn

Telefon: +49 6196/202558-0
Telefax: +49 6196/202558-1
E-Mail: [info\[at\]pharma4u.de](mailto:info[at]pharma4u.de)
Internet: www.pharma4u.de

Inhaltsverzeichnis


Inhaltsverzeichnis.....	2
Einleitung.....	2
Nutzung des LabXpert- AlibiViewer.....	2
Installation des LabXpert- AlibiViewer.....	5

Einleitung

Um im eichpflichtigen Verkehr eine geeichte Waage an einem PC oder Zusatzeinrichtung wie z. B. dem apotec® connect betreiben zu dürfen, bedarf es der Zulassung durch die Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB). Voraussetzung für die Zulassung ist die Verwendung eines sogenannten Alibispeichers. Nachfolgend wird die Nutzung und die Installation des LabXpert-AlibiViewers beschrieben:

Nutzung des LabXpert- AlibiViewer

Öffnen Sie im LabXpert Programm den Menüpunkt "Einstellungen" **1** und wählen dort den Reiter "Gerätemanager" **2** aus.

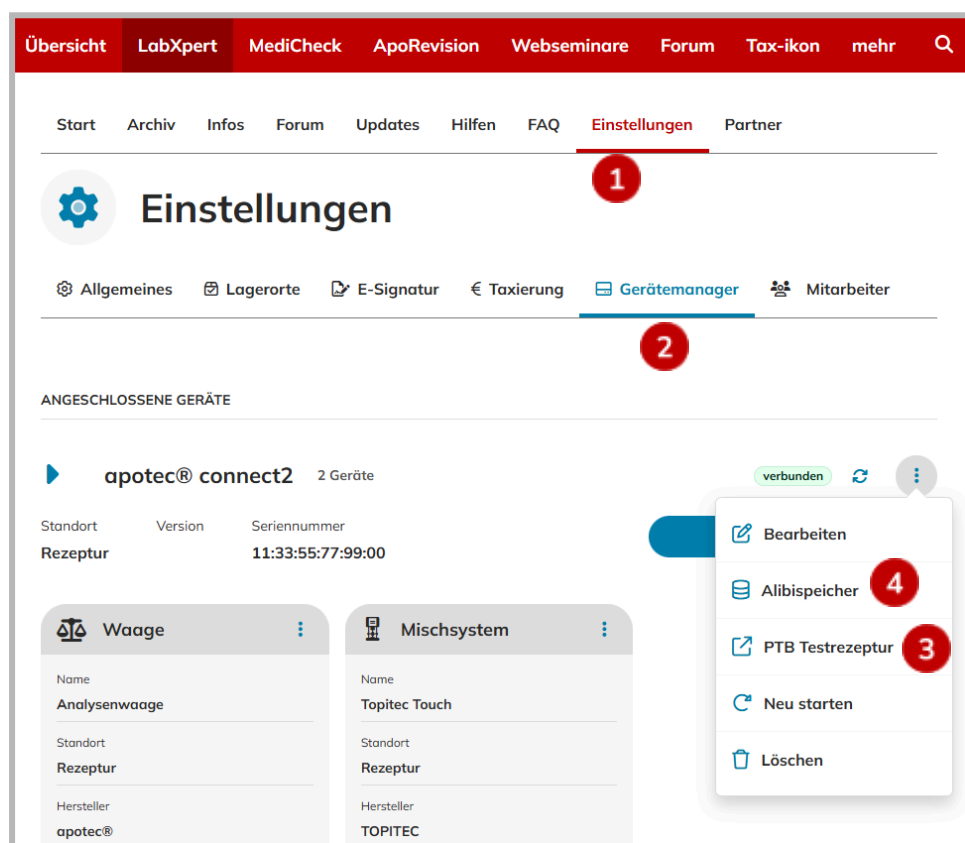

Unter dem Menüpunkt „PTB Testrezeptur“ **3** befindet sich ein Herstellungsprotokoll exklusiv für Muster-Wägungen des Eichbeamten mit einer eigenen Ident-Nummer: AHP1. Öffnen Sie den Alibispeicher **4**.


Geben Sie die Ident-Nummer des Herstellungsprotokolls ein, dessen Einwaagen geprüft werden sollen und klicken auf den Button „Weiter“

The screenshot shows a dialog box titled "Alibispeicher auslesen" with a close button (X) in the top right corner. It contains three input fields: "Ident-Nummer *" with a placeholder "z.B. AHP3872", "Startdatum *" with the value "16.10.2025", and "Enddatum *" with the value "30.10.2025". At the bottom, there are two buttons: "Abbrechen" (with a close icon) and "Weiter →" (in blue).

Die Ident-Nummer finden Sie in der Fußzeile des Herstellungsprotokolls.

The screenshot shows the footer of a manufacturing protocol. It displays "Ident-Nummer: AHP4017708" with a small information icon (i) to its right. In the top right corner, it says "Erstellt mit LabXpert 2.4.8". Below the identifier, there are four circular icons: a download icon, a printer icon, a document icon, and a pencil icon. To the right of these icons are two buttons: "✓ Speichern" and "Rezeptur abschließen →" (in blue). A red arrow points from the text "Ident-Nummer: AHP4017708" down to the printer icon.

Der Alibispeicher des ausgewählten apotec® Connect wird nun ausgelesen. Sie können die angezeigten Werte mit dem Button „Signierte Messwerte herunterladen“, auf Ihrem Rechner speichern und mit dem AlibiViewer prüfen.

 **Alibispeicher auslesen** ×

[← Eingaben ändern](#)

Ident-Nr.	Von	Bis
AHP4017708	20.10.2025 00:00:00	03.11.2025 23:59:59

Gefundene Alibi-Einträge (1):

Modell	Seriennr.	Rohdaten	Ident-Nr.	Zähler	Datum	
Mod. QUINTIX124- 1CEU	SerNo. 0031807891	G + 8.3096 g	AHP4017708	9	22.01.2020 14:46:40	?

[📄 Signierte Messwerte herunterladen](#) [📄 AlibiViewer herunterladen](#)

Installation des LabXpert- AlibiViewer

Laden Sie sich den Alibispeicher über folgenden Link herunter: [Download LabXpert AlibiViewer](#)

Alternativ können Sie den Download auch nach dem Auslesen des Alibispeichers starten:

Alibispeicher auslesen

← Eingaben ändern

Ident-Nr.	Von	Bis
AHP4017708	20.10.2025 00:00:00	03.11.2025 23:59:59

Gefundene Alibi-Einträge (1):

Modell	Seriennr.	Rohdaten	Ident-Nr.	Zähler	Datum
Mod. QUINTIX124- 1CEU	SerNo. 0031807891	G + 8.3096 g	AHP4017708	9	22.01.2020 14:46:40

Signierte Messwerte herunterladen AlibiViewer herunterladen

Starten Sie im Ordner "Downloads" die Installation durch einen Doppelklick auf die Datei „Setup_LabXpert-AlibiViewer.exe“. Nach der erfolgreichen Installation finden Sie auf Ihrem Desktop nachfolgend abgebildetes Symbol.



Noch Fragen oder Anregungen?

Schicken Sie uns eine E-Mail oder rufen Sie uns an.

Email: info@pharma4u.de

Tel.: +49 6196 202 558-0